



网状纤维染色液说明书

货号: S-1520

规格: 10ml

产品组成:

名称	规格	保存
高锰酸钾溶液	10ml	2-4℃低温环境
硫酸溶液	10ml	2-4℃低温环境
草酸溶液	10ml	2-4℃低温环境
硫酸铁铵溶液	10ml	2-4℃低温环境
银氨溶液	10ml	2-4℃低温环境
甲醛溶液	10ml	2-4℃低温环境
核固红染液	10ml	2-4℃低温环境

简介:

网状纤维的形态和分布,增多或减少,断裂或崩解等的病理变化在病理诊断上具有重要意义。特别是对协助肿瘤诊断和鉴别诊断有较大的帮助,所以网状纤维染色已成为病理诊断上不可缺少的一种特殊染色方法。常用于区别癌和肉瘤,可以鉴别早期癌以及鉴别血管皮瘤和血管外皮瘤等等。

储存条件: 本试剂盒应贮存于 2-4℃避光环境。

有效期: 原包装未开封试剂有效期为 12 个月,在有效期内的已开封试剂应在开封后 6 个月内使用完,每次用完后应及时拧紧瓶盖,以免挥发或变质。

操作步骤:

- 1.石蜡切片脱蜡至水。
- 2.酸性高锰酸钾溶液(硫酸溶液与高锰酸钾溶液 1:1 混合均匀) 4 分钟,水洗 2 次。
- 3.草酸溶液漂白 2-3 分钟。
- 4.硫酸铁铵溶液媒染 10 分钟,蒸馏水水洗。
- 5.银氨溶液浸染 5 分钟,蒸馏水水洗 2 次。
- 6.甲醛溶液还原 1 分钟,冲洗 5 分钟。
- 7.核固红染 5 分钟,流水冲洗。

8.烤干,中性树脂封固。

注意事项:

- 1.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

染色结果:



肝组织×200

结果判定:

网状纤维呈黑色,胶原纤维呈黄至黄褐色。