



Weigert 铁苏木素染色液说明书

货号: S-1522

规格: 50ml

产品组成:

名称	规格	保存
Weigert 铁苏木素 A 液	50ml	RT 避光
Weigert 铁苏木素 B 液	50ml	RT

简介:

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维: 胶原纤维、网状纤维、弹力纤维, 而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert 铁苏木素染色液是染色力较强的染色液, 主要由苏木素和三氯化铁组成, 临用前混合, 多用于结缔组织的染色, 如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。

有效期: 12 个月有效。

操作说明:

工作液配制: Weigert 铁苏木素 A 液与 Weigert 铁苏木素 B 液 1:1 混合即为 Weigert 铁苏木素工作液。4 个小时内用完, 最长不得超过一天。


- 1.切片常规脱蜡。
- 2.用 Weigert 苏木素染色大约 10-20min 左右(可根据预实验结果适当优化调整)。
- 3.水洗 5-10min。
- 4.使用 VG 染色液染色 0.5-2min。
- 5.弃染液, 直接用 95%酒精液急速分化约数秒钟。
- 6.无水乙醇脱水, 二甲苯透明, 封固, 观察拍照。

注意事项:

- 1.第一次使用本试剂时建议先取 1-2 个样品做预实验。样品数量很多时, 可使用染色架和染色缸, 以便于操作。
- 2.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手

套操作。

染色结果:

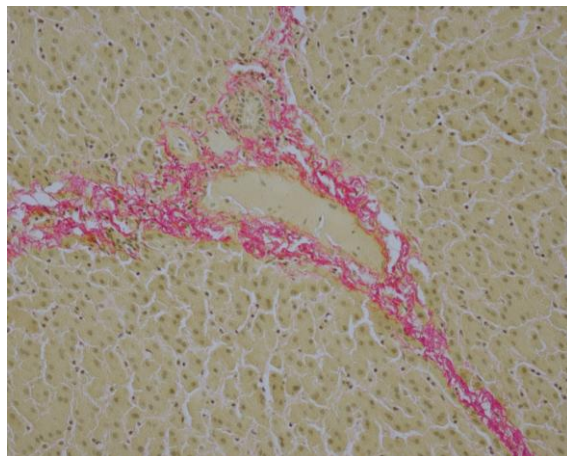

肝组织×200

结果判定:

细胞核染成灰黑色。