



Carazzi 苏木素染色液

产品说明:

苏木素染色液主要由苏木素、硫酸铝钾等组成，属于明矾苏木素液的一种，染色液中苏木精含量小，无氧化膜形成，对细胞核染色很清晰，不着染胞质和纤维成分，属进行性染色，故染色后不需盐酸乙醇分化，染色时间约 8~10min。该染液类似于 Mayer 苏木素染色液，可以对糖原进行特染，对酶组化和免疫组化等染色后复染细胞核，尤其适用于在经过特殊染色后不能经酸处理时对细胞核的复染。

产品组成:

货号	产品	规格	储存条件
S-1527	Carazzi 苏木素染色液	100ml	RT 避光
--	说明书		1 份

有效期: 12 个月

过程说明:

(一) 石蜡切片染色

1. 切片脱蜡至水

- (1) 二甲苯作用 2 次，每次 5~10min。
- (2) (可选)无水乙醇作用 2 次，每次 3~5min。
- (3) 95%的乙醇 3~5min
- (4) 90%的乙醇 3~5min
- (5) 80%的乙醇 3~5min
- (6) 自来水或蒸馏水冲洗 1~3min

2. 染色

- (1) Carazzi 苏木素染色液染色 8~10min
- (2) 自来水或蒸馏水冲洗 5~10s
- (5) PBS 返蓝 5-10min

3. 脱水、透明、封固

- (1) 80%乙醇 10~20s

(2) 90%乙醇 10~20s


(3) 95%乙醇作用 2 次，每次 1~2min

(4) 无水乙醇作用 2 次，每次 2~3min

(5) 二甲苯透明 3 次，每次 2~3min

(6) 中性树脂封片

染色结果:

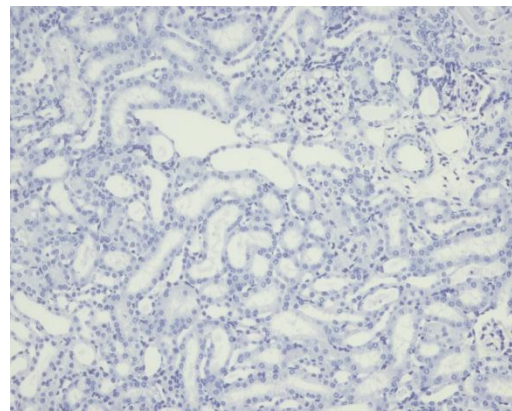

肾组织×400

结果判定: 细胞核呈蓝色。