



## 幽门螺杆菌染色液

### 产品说明:

幽门螺杆菌为短杆菌，两端微弯的一种革兰氏阴性杆菌，主要生存于胃黏膜上皮和胃腺体黏液屏障之间，与慢性胃炎、消化性溃疡和胃肿瘤有密切关系。本染色液染色步骤简便，能清晰显示菌体，可大批浸染，为一种理想的 HP 染色液。

### 产品组成:

货号	产品	规格	储存条件
S-1543	幽门螺杆菌染色液	20ml	RT
--	说明书	1 份	

**有效期:** 12 个月。原包装未开封染色液的使用期限为 12 个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后 6 个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

### 实验步骤:

1. 切片厚 4-5 微米，脱蜡至水。
2. 幽门螺杆菌染色液染色 1-2 分钟。
3. 水洗。
4. 风干后，树胶封片，镜检。

**结果判定:** 幽门螺杆菌蓝色，红细胞绿色，背景蓝色。