



乳酸棉酚蓝染液

产品说明:

真菌菌丝较粗大，细胞易收缩变形，而且孢子很容易分散。棉蓝染色液具备制片液和染色剂两个作用。棉酚蓝染液的加入可使酵母菌细胞、菌丝体和产孢结构等皆可被染成亮蓝色更容易被观察。对于真菌的孢子染料着色不容易，在染液中加入乳酸、苯酚以促进染料浸入其细胞壁而着色。用于真菌检查的染色。

产品组成:

货号	产品	规格	储存条件
S-1546	乳酸棉酚蓝染液	15ml	RT
--	说明书	1份	

有效期: 12 个月。原包装未开封染色液的使用期限为 12 个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后 6 个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

使用方法:

于洁净载玻片上，滴 1-2 滴乳酸棉酚蓝染色液，用解剖针从霉菌菌落的边缘外取少量带有孢子的菌丝置于染色液中，将菌丝挑散开，盖上盖玻片。显微镜观察。

结果判定: 酵母菌细胞、菌丝体和产孢结构等皆可被染成亮蓝色，背景暗蓝色。