

# 唾液 DNA 样品保存管说明书

规格：1 套/盒



外显子生物  
EXON BIO

## 应用范围

适用于采集及保存人体唾液中 DNA 样本。

## 组成部件


名称	数量
采集漏斗	1
采集管（含保存液）	1

## 存储条件

10℃~30℃存储，有效期 12 个月。

## 使用说明

1. 采集唾液样本前 30 分钟，请用饮用水漱口。
2. 取下采集管管盖，将采集漏斗与采集管旋紧连接好。
3. 采集唾液样本时，要求受试者保持唾液在口中持续至少 1min。
4. 请将采集漏斗贴紧下唇，然后轻轻吐出到收集管中，为保证采集到足够多的唾液（2-5ml），这个过程通常需要重复多次。
5. 取下采集漏斗，用管盖将保存管旋紧。
6. 上下颠倒保存管 5 次，放置于-20℃或-80℃中长期保存

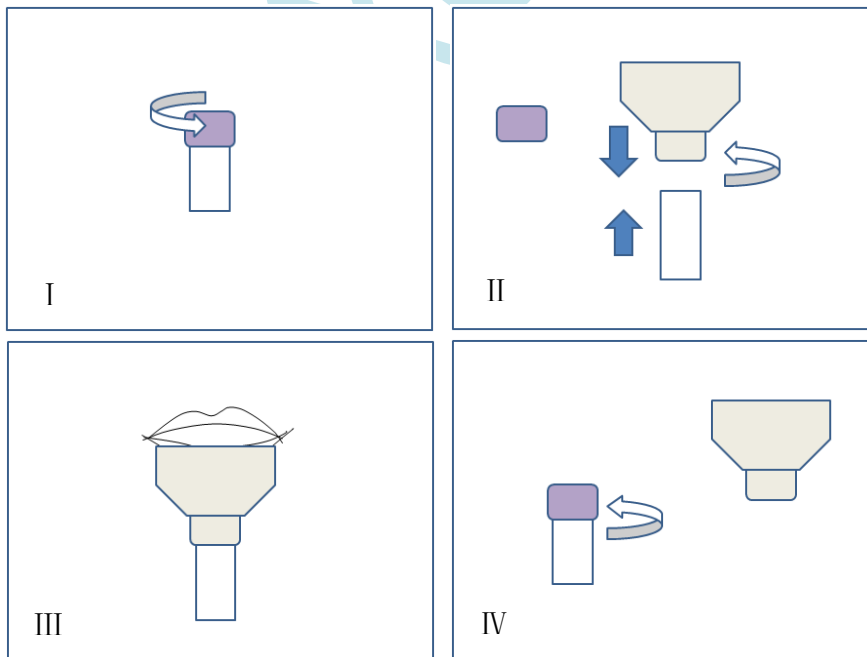

广州市外显子生物技术有限公司

网址：www.focofish.com 电话：020-89269730

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 2 号楼 404-405